

伊红染液(醇溶)染液

产品编号	产品名称	规格
BL703A	伊红染液(醇溶)染液	100ml
BL703B	伊红染液(醇溶)染液	500ml

产品简介:

本公司生产的伊红染液是醇溶性伊红Y，可与苏木素配合染色，用于显示正常或病理组织的形态结构。本染液染色后不用水洗，可直接经乙醇脱水、二甲苯透明和封片。

操作说明:

- 1、石蜡切片依次放入于二甲苯 I（15min）- 二甲苯 II（15min）- 无水乙醇 I（5min）- 无水乙醇 II（5min）- 95%乙醇（5min）- 85%乙醇（5min）- 70%乙醇（5min）脱蜡处理，自来水冲洗 1-2min。
- 2、苏木素染液染 3-5min。
- 3、1% 盐酸酒精分化数秒。
- 4、1% 氨水溶液返蓝数秒，然后水洗 1-2min。
- 5、切片依次入 85%、95%的梯度酒精脱水，伊红染液染 4-5min。
- 6、切片依次放入无水乙醇 I（5min）- 无水乙醇 II（5min）- 无水乙醇 III（5min）- 二甲苯 I（5min）- 二甲苯 II（5min）透明。
- 7、中性树胶封片，显微镜镜检，图像采集分析。

染色结果:

细胞核呈蓝色，胞质呈红色，核质清晰，对比鲜明。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，6 个月有效。