

Western 转膜缓冲液

产品编号	产品名称	规格
BL534A	Western 转膜缓冲液	1 L

产品简介:

Western 转膜缓冲液(Western Transfer Buffer)可以用于 Western 时湿法电转膜。

本 Western 转膜缓冲液是一种安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。本 Western 转膜缓冲液配制便捷，无需调节 pH 值。本 Western 转膜缓冲液可以回收，回收后可以再使用 2~3 次。

使用方法:

将粉末全部溶解于 800 ml 蒸馏水中，补加 200 ml 无水乙醇，即配成 1L 1×转膜缓冲液，用于湿转法转膜。

注意事项:

- 1、如果转膜缓冲液颜色变成浅棕色或黄褐色，应该丢弃。
- 2、建议使用分析纯级别的乙醇或更高纯度的乙醇。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，两年有效。配成溶液后 4°C保存，有效期 6 个月。