

## Neutral Red Staining Solution (Sterile)

### 中性红染色液（活细胞专用）

产品编号	产品名称	规格
BL157A	中性红染色液（活细胞专用）	100ml

#### 产品简介：

中性红是一种弱碱性 pH 指示剂，变色范围在 pH6.4~8.0 之间(由红变黄)，可以把组织或细胞的细胞核染成红色。在中性或微碱性环境中植物的活细胞能大量吸收中性红并向液泡中排泄，由于液泡在一般情况下呈酸性反应，因此进入液泡的中性红便解离出大量阳离子而呈现樱桃红色，在这种情况下原生质和细胞壁一般不着色。死细胞由于原生质变性凝固，细胞液不能维持在液泡内，用中性红染色后不产生液泡着色现象，相反中性红的阳离子，却与带有一定负电荷的原生质及细胞核结合，而使原生质与细胞核染色。

中性红染色液(活细胞专用)呈中性，细胞核中的核酸以及溶酶体呈酸性，因此细胞核会被染成红色。而溶酶体(lysosome)中也是酸性环境，因此溶酶体也是可以被酸性红染色液染成红色的。本染色液经过滤除菌，可以直接用于培养细胞的染色。

#### 使用方法（仅供参考）：

- 1、样品处理：去除细胞培养液，用 PBS 清洗或生理盐水清洗 1 次。
- 2、中性红染色：弃 PBS，加入适量的中性红(活细胞专用)完全覆盖细胞，染色 2~10min。
- 3、用 PBS 清洗或生理盐水清洗 1 次，立即观察或拍照。

#### 注意事项：

- 1、中性红染色液长期存放会产生少量沉淀，一般不影响使用。
- 2、首次使用本试剂时建议先取 1~2 个样品做预实验。
- 3、中性红染色液染色时，可以根据染色结果和要求调整时间。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期：

室温保存，一年有效。

