

## Chicken Serum

### 封闭用鸡血清（原液）

产品编号	产品名称	规格
BL940A	封闭用鸡血清（原液）	10ml

#### 产品简介:

本产品用于免疫标记实验中样本的封闭。封闭用血清可以封闭样本中于蛋白质非特异性结合的位点，以及内源性 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样本中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，需注意封闭用血清不能含有目的蛋白，不能与一抗来源相同，可用于二抗相同来源的血清。

本产品为封闭用鸡血清原液，经无菌采集，三次 0.1 um 过滤后分装而成。

#### 使用方法（仅供参考）:

1. 使用时，用 PBS 缓冲液将封闭血清原液稀释 10 或 20 倍，配成 10% 或者 5% 的工作液，直接滴加在组织切片或者细胞涂片上，37°C 孵育 10-30 分钟。
2. 去除血清，勿清洗，直接滴加适当比例稀释的一抗工作液，37°C 孵育 1-2h 或 4°C 过夜。

#### 注意事项:

1. 使用前需 4°C 解冻并溶解均匀后方可使用，建议分装成小份后 -20°C 保存。
2. 稀释后的血清不可保存太久，需尽快使用，以免细菌污染。建议现配现用。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

-20°C 冷冻保存，一年有效。

