

Western Secondary Antibody Dilution Buffer(Protein free)

Western 无蛋白二抗稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL536A	Western 无蛋白二抗稀释液	100 mL
BL536B	Western 无蛋白二抗稀释液	500 mL

产品简介:

Western 无蛋白二抗稀释液可以用于 Western 时二抗 (secondary antibody)的稀释。本产品不含血清和白蛋白, 保证极高的信噪比, 总体效果要优于传统的 BSA、脱脂奶粉等传统配方。经本 Western 无蛋白二抗稀释液稀释的二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。按照每个二抗稀释 10 毫升计算, 一个包装的 Western 无蛋白二抗稀释液可以稀释 10 次或 50 次二抗。

使用方法:

参考所用的二抗说明, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后, 可以回收稀释的二抗, 4℃ 保存, 以用于下次的 Western。

注意事项:

- 1、本 Western 无蛋白二抗稀释液经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内存完, 如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃ 保存, 一年有效。

