

Davidson's Fixative

Davidson 固定液

产品编号	产品名称	规格
BL1168A	Davidson 固定液	100ml
BL1168B	Davidson 固定液	500ml

产品简介:

Davidson 固定液 (Davidson's Fixative) 是一种快速固定液, 它具有良好的保存细胞核的特点, 并且产生的福尔马林色素最少, 可用于常规组织病理学检查, 本产品不含汞或其他金属, 产生的收缩率更低, 整体形态学细节也更好, 因此被广泛用于保存眼、骨髓、乳房、睾丸和其他组织以便组织学检查。

使用说明 (仅供参考):

- 1、将组织标本放入 Davidson 固定液中, 固定液的体积至少是标本体积的 15~20 倍。
- 2、对于后续做免疫组化实验的组织固定标本不超过 24 小时, 常规组织病理学实验的组织固定不超过 48 小时。
- 3、从 Davidson 固定液中取出组织标本, 并用自来水短暂冲洗。
- 4、织固定后如暂时不用, 可置于 70%乙醇中保存。

注意事项:

- 1、组织取材的厚度不同, 固定时间也不同。
- 2、温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
- 3、取出新鲜组织后, 应及时固定, 如无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 1 年有效。

