

Neutral Buffered Formalin (10%)

10%中性福尔马林固定液

产品编号	产品名称	规格
BL1201A	10%中性福尔马林固定液	3ml×80支/盒
BL1202A	10%中性福尔马林固定液	15ml×30支/盒
BL1203A	10%中性福尔马林固定液	25ml×20支/盒

产品简介:

10%中性福尔马林固定液为醛类固定液，是一种交联性组织固定液，主要是通过使蛋白质分子发生交联而产生固定作用，能使细胞内物质尽量保持其生活状态时的结构和位置，主要用于新鲜组织标本的固定。本品主要由塑料容器和10%的中性福尔马林固定液组成，固定液的主要成分是10%的福尔马林溶液和中性磷酸缓冲液，溶液为无色的澄清透明液体，有刺激性气味。室温25℃情况下，PH值为7.0±0.2。

标本要求:

1. 组织标本固定越新鲜越好，固定最好在组织离体后30s至1min。
2. 组织块不宜过大，厚度在4mm以内。

使用方法: (仅供参考)

1. 根据带固定组织样本的大小，选择固定液型号，一般组织标本与固定液的体积比是1:4。
2. 打开固定液容器的盖子，将组织标本及时置于其中。
3. 随机盖紧容器盖子，并记录好标本信息。

注意事项:

1. 使用时注意通风，避免长时间吸入，以及接触到皮肤、粘膜。
2. 一次性使用，且忌新旧固定液混合使用。
3. 组织固定时间，一般小组织2-12h，大组织标本需要12h以上。
4. 组织标本可在溶液中长期存放，常规检测建议不超过一年，免疫组化分析则应不超过一个月，以免过长固定时间改变抗原结构，增加免疫组化检出的难度。
5. 使用过后的固定液应该按照科研实验室的试剂使用规范进行无害化处理。
6. 开封后3个月内尽快使用。
7. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
8. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，远离热源、火花和明火，避免高温；2年有效。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

