

Glycerol Gelatin Mounting Solution

甘油明胶封固液

产品编号	产品名称	规格
BL1210A	甘油明胶封固液	50ml

产品简介:

甘油明胶封固液又称甘油明胶封片液，是一种参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液，不含苯酚，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。

使用方法: (仅供参考)

(一) 贴壁细胞样品

1. 染色完毕后，尽量吸干净染色液。
2. 加一滴甘油明胶封固液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察细胞。

(二) 组织切片

1. 染色完毕后，尽量吸干净染色液。
2. 加一滴甘油明胶封固液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察切片。

(三) 其它样品: 参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

1. 封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37~40℃ 温育，并在完全溶解后使用。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃ 保存，一年有效。

