

Antifade Mounting Medium for Fluorescence

抗荧光淬灭封片剂

产品编号	产品名称	规格
BL701A	抗荧光淬灭封片剂	5ml
BL701B	抗荧光淬灭封片剂	25ml

产品简介:

当荧光染料暴露在激发光下时, 荧光素的荧光可在连续观察过程中逐渐减弱或消失。本公司生产的抗荧光淬灭封片液, 以高纯度甘油为介质, 内含抗荧光淬灭剂, 可最大限度延长荧光持续时间和维持荧光发光强度, 用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭, 用于荧光组织和细胞样品的封片。

使用方法:

- 1、在荧光片子染色完毕后, 吸尽液体。
- 2、滴一滴抗荧光淬灭封片液于组织切片上, 盖上盖玻片, 尽量避免气泡。
- 3、对于细胞爬片, 应将封片液滴在载玻片上, 将盖玻片上有细胞的那面向下贴在载玻片上, 尽量避免气泡。
- 4、随后即可在荧光显微镜下观察。

注意事项:

- 1、荧光物质均易发生淬灭, 在使用抗淬灭封片液的情况下, 虽然可以减缓荧光淬灭, 但封片后的片子宜 4℃ 避光保存, 并尽快拍照。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃ 避光保存, 1 年有效。

