

5X Native Gel Sample Loading Buffer

5X 蛋白上样缓冲液（非变性非还原型）

产品编号	产品名称	规格
BL529A	5X 蛋白上样缓冲液（非变性非还原型）	2*1 ml
BL529B	5X 蛋白上样缓冲液（非变性非还原型）	10 ml

产品简介：

非变性非还原型蛋白上样缓冲液(5X Native Gel Sample Loading Buffer)，是一种经过改良的以溴酚蓝为染料，5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本产品中不含 SDS 等变性试剂，也不含 DTT、巯基乙醇等还原性试剂，可以用于常规的非变性非还原性聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)蛋白样品的上样。

使用说明：

- 1、在室温或不超过 37 °C 的水浴中溶解蛋白上样缓冲液(5X)。水浴溶解后立即室温存放，尽量避免长时间置于水浴中。
- 2、按照每 4 ul 蛋白样品加入 1 ul 蛋白上样缓冲液(5X)的比例，混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5X)。
- 3、直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
- 4、通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项：

- 1、蛋白上样缓冲液(5X)必须完全溶解后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

- 20 °C 保存，一年有效。