

Hydrochloric acid Ethanol Differentiation Solution

盐酸乙醇快速分化液

产品编号	产品名称	规格
BL638A	盐酸乙醇快速分化液	500 mL

产品简介:

盐酸乙醇快速分化液常用在 HE 染色、Masson 三色染色中，通过酸对于苏木素醌型结构的破坏作用，使得组织与色素分离褪色，然后再进行伊红染色，保证细胞核与细胞浆染色分明。

本产品浓度为 1%，是染色实验中一种常用的分化辅助试剂。

使用方法:

1. 根据实验具体要求进行操作。
2. 用分化液分化数秒（2-5s）。
3. 用水或者氨水返蓝数秒，然后再根据实验具体要求进行后续操作。

注意事项:

1. 注意密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分比较容易挥发。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，1 年有效。

