

Western Primary Antibody Dilution Buffer(Protein free)

Western 无蛋白一抗稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL1027A	Western 无蛋白一抗稀释液	100 ml
BL1027B	Western 无蛋白一抗稀释液	500 ml

产品简介:

Western 无蛋白一抗稀释液(Western Primary Antibody Dilution Buffer, Protein free)可以用于 Western 时一抗的稀释和配制。本产品含信号放大剂, 特别适用于表达量低的蛋白, 对抗原抗体的结合有明显的放大效应。本产品不含血清和白蛋白, 确保极高的信噪比, 总体效果明显优于传统的基于 BSA、脱脂奶粉等的一抗稀释液, 无需添加任何额外的试剂, 可以直接用于一抗的稀释。

按照每个一抗稀释 10 毫升计算, 一个包装的 Western 无蛋白一抗稀释液可以稀释 10 个或 50 个一抗。

使用方法:

参考所用的抗体的说明, 直接使用本产品按照适当比例如 1:1000、1:500 等比例稀释抗体, 稀释后即可直接用于实验。

注意事项:

- 1、建议尽量在 4℃进行抗体的孵育, 以延长稀释后抗体的使用寿命。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的健康和安全, 请穿着实验服并戴一次性手套或乳胶手套操作。

保存方法:

4℃保存, 有效期一年。