

Microorganism Elimination Reagent for Incubator Water Tray

水盘除菌剂

产品编号	产品名称	规格
BL1081A	水盘除菌剂	100ml

产品简介:

本产品专门用于抑制和清除培养箱水盘中的微生物，多种高效清除成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物。本产品无色无味，作用完毕后分解为水和氧气，没有任何毒性和毒副产物，可替代 75%酒精和 84 消毒液等有刺激性气味或易腐蚀的消毒试剂，可适用于细胞培养箱水盘的日常杀菌处理。

使用方法:

- 1、首先将培养箱内的水盘清理干净，建议使用培养箱除菌剂（BL1080A）或者 75%酒精等消毒溶液擦拭表面。
- 2、在处理过的水盘中加入正常体积的无菌水，按照 1:100 比例加入水盘除菌剂（例如 1L 无菌水加入 10ml 水盘除菌剂）
- 3、再添加无菌水时按照同样的比例加入水盘除菌剂即可，
- 4、建议 7-10 天处理一次。

注意事项:

- 1、本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
- 2、污染严重时期或者梅雨季节时，可适当增加用量。
- 3、本产品也可以用于其他容器中自来水、纯水、灭菌水的除菌。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，有效期一年。

