

## Bacterial Freezing Medium, ready-to-use

### 即用型细菌冻存液

产品编号	产品名称	规格
BL1142A	即用型细菌冻存液	50ml

#### 产品简介:

即用型细菌冻存液 (Bacterial Freezing Medium, ready-to-use) 用于各种常见细菌的冷冻保存, 通常-20°C 可以保存菌种 12 个月, -70 或-80°C 可以长期保存。该即用型细菌冻存液已经高压灭菌处理, 可直接使用, 同时无需把待保存的细菌沉淀, 直接加入后混匀即可。

#### 使用方法 (仅供参考):

- 1、 培养细菌至对数生长期。
- 2、 取无菌冻存管或离心管, 按菌液: 即用型细菌冻存液=3:1 混合, 充分混匀。
- 3、 -20°C或-80°C冷冻保存。

#### 注意事项:

- 1、 细菌冻存液必须在超净台内使用, 以避免杂菌污染。
- 2、 细菌冻存液必须与细菌混匀, 否则无法起到在低温冷冻条件下对细菌的保护作用。
- 3、 新鲜的对数期细菌冻存效果最好, 但非对数期的或不是新鲜培养的细菌也可以用本细菌冻存液冷冻保存。
- 4、 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 5、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

常温运输, 4°C保存, 效期一年。

