

Fixation & Permeabilization Buffer, Premixed

固定破膜剂（预混型）

产品编号	产品名称	规格
BL1133A	固定破膜剂（预混型）	100ml

产品简介：

固定剂、破膜剂用于细胞内细胞因子染色前对细胞膜的处理。固定剂起稳定细胞膜、保持细胞膜表面抗体与抗原结合的作用；破膜剂使流动的、完整的细胞膜产生小孔以利于抗体进入细胞。用流式细胞仪检测细胞内抗原及 DNA 时，对待测细胞进行固定、破膜处理后，加入相应抗体或检测试剂，孵育一定时间即可上机分析。

本产品为即用型固定破膜剂，优化配方降低背景，从而最大程度提供信噪比。

使用方法（仅供参考）：

- 1、收获待测细胞，1000-1500 rpm 离心 5-10 分钟，弃上清。
- 2、加入 500 ul-1000ul 固定破膜剂。
- 3、室温孵育 15-30 分钟。
- 4、1000-1500 rpm 离心 5-10 分钟。
- 5、弃上清，加入适量破膜剂或者流式染色缓冲液重悬细胞。
- 6、加入检测抗体进行染色后，用流式细胞仪进行分析。

注意事项：

- 1、如果是膜蛋白，请在步骤 1 之后染色再固定破膜。
- 2、该破膜液主要用于胞浆抗体染色破膜，如果胞核抗体染色，建议用核内破膜液。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：

4℃避光保存一年。

