

HP Stain, Methylene blue method

幽门螺旋杆菌染色液(亚甲蓝法)

产品编号	产品名称	规格
BL1208A	幽门螺旋杆菌染色液(亚甲蓝法)	100 ml

产品简介:

胃幽门螺杆菌(*Helicobacter Pyloric*, HP)又称胃幽门弯曲菌(*Campylobacter Pyloric*), 现已证实这种细菌与慢性胃炎和消化性溃疡有密切关系, 胃幽门螺杆菌一般呈弧形、S形或海鸥状, 有时可见3~4个弯曲呈螺旋状, 常呈鱼群状分布。该菌多见于胃黏膜表面上皮与黏膜层之间, 并贴近表面上皮细胞, 部分进入上皮细胞胞质内, 胃小凹和黏膜浅层腺腔内亦有此菌。幽门螺旋杆菌染色主要有亚甲蓝法、硝酸银法、迈格林华-姬姆萨法(May-Grunwald-Giemsa, MGG法)、碱性品红法等, 硝酸银法对比清楚, 染片可以长期保存, 但操作较为麻烦、耗时, 其他方法较为简便, 但染片容易褪色。

幽门螺旋杆菌染色液(亚甲蓝法)采用亚甲蓝法, 价格便宜, 保存时间长, 质量稳定, 临床上常用亚甲蓝法对慢性胃炎和消化性溃疡的诊断和治疗效果的判断, 推荐采用亚甲蓝法作为鉴别幽门螺旋杆菌的常规染色方法。

使用方法: (仅供参考)

1. 组织固定于10%的福尔马林(BL401A), 常规脱水包埋。
2. 切片厚4 μ m, 常规二甲苯或脱蜡透明液(BL170A)脱蜡至水, 蒸馏水洗1次。
3. 滴入HP Stain(亚甲蓝法)染色2~3min, 迅速水洗。
4. 稍吹干或烤干切片。
5. 二甲苯或脱蜡透明液透明, 中性树胶(BL704A)封固。

染色结果:

胃幽门螺旋杆菌: 蓝色

注意事项:

1. 水洗后无需乙醇清洗, 否则容易脱色。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温避光保存, 12个月有效。

