

Microorganism Elimination Reagent for laboratory

细胞房除菌剂

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|---------|--------|-------|
| BL1078A | 细胞房除菌剂 | 500ml |

产品简介:

本产品主要用于细胞房等需要无菌操作的环境，多种高效清除成分能够有效抑制清除空气中、墙面、地面和设备表面的微生物，对影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物均有明显的抑制与清除作用。本产品无色无味，作用完毕后分解为水和氧气，没有任何毒性和毒副产物，可替代 75%酒精和 84 消毒液等有刺激性气味或易腐蚀的消毒试剂，适用于细胞房的日常消杀。

使用方法:

直接将本产品喷洒在墙面、地面、桌面、设备表面、死角等处，建议喷洒两层，可快速杀除常见微生物，也可以用脱脂棉球或者干净的纸巾浸泡除菌剂后进行局部擦拭，然后密闭 20-30min 保证消除效果后再进行使用。建议 7-10 天处理一次，可搭配紫外线使用，效果更好；每平方米的推荐用量为 4-10ml。

注意事项:

- 1、本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
- 2、污染严重时期或者梅雨季节时，可适当增加用量。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，有效期一年。

