

Nuclease-free Water

无酶水

产品编号	产品名称	规格
BL510A	无酶水	100 ml
BL510B	无酶水	500 ml

产品简介：

该无酶水是用 DEPC(diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的 MiliQ 纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 proteinase。

使用说明：

无酶水可以用于 RNA 沉淀的溶解，含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等，以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。无酶水不同于 DEPC，无酶水是使用 DEPC 处理过的水，基本上不含 DEPC，99.99%以上是水。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、手上通常有 RNase，必须戴一次性手套操作，以防 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

4℃保存，一年有效。