

## RNase, DNase, RNA and DNA Elimination Reagent

### 核酸酶与核酸清除试剂

产品编号	产品名称	规格
BL770A	核酸酶与核酸清除试剂	250ml

#### 产品简介:

本产品主要用于各类 PCR 实验室中的样本处理区域、操作区等实验环境，多种高效清除成分能够有效地清除核酸及核酸酶，来防止因核酸污染造成的假阳性结果及核酸酶造成的假阴性结果，保证实验结果真实性、准确性。

#### 使用方法:

直接将本产品喷洒在桌面或实验仪器上，等约 10 分钟后用干净的纸巾或者湿巾进行擦拭即可。还可以用于各种实验耗材，例如离心管、吸头盒、试管架、试管等，直接喷到耗材表面，待表面晾干后（约 10 分钟）即可直接使用。对于其他的乳胶制品、不锈钢制品等均有效果。

#### 注意事项:

- 1、本产品安全，无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
- 2、如果离心管等耗材在进行清除时，试剂没有完全干就加入核酸样本，会因为产品本身的清除效果对核酸样本造成影响，请确认耗材表面的清除试剂完全干后再进行后续实验。
- 3、若长时间不适用本产品，请将喷头调至关闭状态，防止误喷。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

常温保存，有效期一年。

