

Tris-Glycine-SDS Fast Running Buffer (Powder)

Tris-Glycine-SDS 快速电泳缓冲液 (1×, 粉末)

产品编号	产品名称	规格
BL1324A	Tris-Glycine-SDS快速电泳缓冲液 (1×, 粉末)	1 L
BL1324B	Tris-Glycine-SDS快速电泳缓冲液 (1×, 粉末)	10×1 L

产品简介:

使用本快速电泳液在 200V 恒压条件下, 35 min 左右即可完成 SDS-PAGE (SDS 变性聚丙烯酰胺凝胶) 蛋白电泳, 且电泳分离后的蛋白条带锐利良好。本产品为预混粉末, 使用前需要用 1L 水配制, 无需调节 pH 值。

注意事项:

- 1、配制好的电泳液放置时间不宜超过两周, 如果出现变色或沉淀请重新配制新鲜电泳液。
- 2、回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用 1-2 次, 但为了保证最佳电泳效果, 不建议重复使用电泳缓冲液。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存, 有效期 1 年。

