

Crystal Violet Staining Solution (0.1%)

结晶紫染色液 (0.1%)

产品编号	产品名称	规格
BL802A	结晶紫染色液 (0.1%)	50ml
BL802B	结晶紫染色液 (0.1%)	500ml

产品简介:

结晶紫也可称之为龙胆紫，是一种碱性染料，可以和细胞核中的 DNA 结合，从而产生细胞核染色。结晶紫染色液在细胞学、组织学和细菌学等方面应用极广，是一种优良的染色剂，在组织或细胞染色时可以把细胞核染成深紫色，常用于观察细胞形态。

使用方法:

- 1、将贴壁细胞用 PBS 或生理盐水洗涤 2 次，每次 1-2 分钟。
- 2、将上述处理好的样品用结晶紫染色液染色 3-10 分钟（根据染色结果和要求调整时间）。
- 3、用 PBS 或生理盐水充分洗涤后即可进行观察和拍照。
- 4、悬浮细胞直接加染液后涂片观察。

注意事项:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温避光保存，12 个月有效。

